

Beschreibung - pH-Meter-201 -- Deutsch --- df-shopping.de -- info@df-shopping.de

Stift Typ pH-Meter
Hohe Genauigkeit

Seite 2

/Spezifikationen/

Messbereich: pH: 0.00pH-14.00pH
T.: 0.1°C-80.0°C

Auflösung: pH: 0.01pH
T.: 0.1°C

Präzision: pH: +/- 0.01pH
T.: +/- 0.5°C

Automatische Temperaturkompensation:
0.1°C-80.0°C

Batterie: 3 * 1.5V (AG-13 Knopfzelle)

Betriebstemperatur:
0°C-80°C

Kalibrierung: Automatische Zwei-Punkt-Kalibrierung

Automatische Abschaltfunktion:
4 Minuten

Maße: 138mm * 37mm * 37mm

Gewicht: 80g

/Inbetriebnahme/

*

Entfernen Sie die Schutzkappe.

*

Reinigen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser und wischen Sie überschüssiges Wasser ab.

*

Drücken Sie auf den "ON/OFF" Knopf auf dem Gerät um es anzuschalten.

*

Tauchen Sie die Elektrode in die zu testende Flüssigkeit.

*

Schwenken Sie das Gerät etwas und lesen Sie den Messwert ab sobald er sich stabilisiert hat. Die Temperatur wird unten im Bildschirm angezeigt.

*

Drücken Sie auf den "ON/OFF" Knopf um das Gerät auszuschalten.

*

Reinigen Sie das Gerät mit destilliertem Wasser und bringen Sie die Schutzkappe wieder an.

*Seite 3

*

/Bild:/*